

PDS-250, Solution de décontamination ADN/ARN, spray, 250 ml

DESCRIPTION

La contamination est un enjeu particulièrement important dans la technique très sensible de la PCR. Provenant de fragments à l'état d'aérosol, l'ADN contaminant peut entraîner une contamination croisée, ce qui entraîne des données inexactes et, par conséquent, une mauvaise interprétation de l'analyse.

Le **PDS-250** est une solution prête à l'emploi pour éliminer l'ADN et l'ARN des surfaces avant la préparation de la réaction PCR. L'ADN/ARN est retiré en quelques secondes après l'utilisation. La solution contient un tensioactif et un agent non alcalin et non cancérigène. Le PDS-250 est conçu pour être utilisé avec les armoires PCR et les hottes à flux laminaire (p. ex. l'**UVT-S-AR**), les dispositifs de laboratoire – le **Biomagpure 12**, le **TS-100**, les pipettes – les pipettes de la série **Assist**, etc.

Avantages – Extrêmement efficace

Le **PDS-250** est efficace contre l'amplicon, le plasmide ou l'ADN génomique et l'ARN présent sur la plupart des surfaces, à l'exception des métaux légers ou non ferreux (p. ex. aluminium, cuivre, plomb, nickel, étain, titane, zinc, etc.).

Le **PDS-250** est prêt à l'emploi pour éliminer l'ADN et l'ARN des surfaces appropriées. Décontamination rapide et facile ; l'utilisation du **PDS-250** est rapide, facile et idéale pour maintenir une zone de travail propre avant et après une analyse PCR, gagnant ainsi du temps tout en évitant des dépenses.

Le **PDS-250** est résistant à la chaleur et stable pendant plusieurs années.

Utilisation recommandée : Applicable uniquement dans la recherche et l'industrie. Non recommandé pour les applications cliniques. Utiliser selon le mode d'emploi. Le **PDS-250** doit être appliqué sur le verre, la céramique, le plastique, le caoutchouc, l'acier et les métaux précieux. Le **PDS-250** ne peut pas être utilisé pour le nettoyage des métaux légers ou non ferreux. Pour éviter tout dommage ou toute décoloration, il est recommandé de tester les surfaces sensibles avant l'utilisation.




NUMÉRO DE CAT.

BS-040107-DK

PDS-250, formulation prête à l'emploi en spray, 250 ml

CARACTÉRISTIQUES

Volume	250 ml
--------	--------

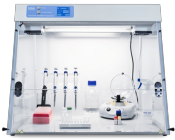

UVC/T-AR
BS-040102-A13
Armoire PCR

UVC/T-AR est une enceinte PCR conçue pour créer un environnement propre et exempt de contamination pour la préparation des PCR et autres processus liés aux acides nucléiques.

Ce modèle est ...

[Lire la suite](#)



UVC/T-M-AR
With built in socket and inlet for power cords
Armoire PCR

UVC/T-M-AR est une enceinte PCR conçue pour créer un environnement propre et exempt de contamination pour la préparation des PCR et autres processus liés aux acides nucléiques.

Ce modèle est ...

[Lire la suite](#)



UVT-B-AR
With built in socket and inlet for power cords
Armoire PCR

UVT-B-AR est une enceinte PCR conçue pour créer un environnement propre et exempt de contamination pour la préparation des PCR et autres processus liés aux acides nucléiques.

Ce modèle est ...

[Lire la suite](#)



UVT-S-AR
BS-040107-A07
Armoire PCR

UVT-S-AR est une enceinte PCR conçue pour créer un environnement propre et exempt de contamination pour la préparation des PCR et autres processus liés aux acides nucléiques.

Ce modèle est ...

[Lire la suite](#)



PDS-10L
BS-040107-FK
Solution de décontamination
ADN/ARN 10l

Solution de décontamination
ADN/ARN.